

岛津高效液相色谱仪

LC-10AvP Plus LCSolution Lite软件的安装




LCsolution Lite 请按以下步骤安装:

LCsolution Lite 安装光盘放入 PC 的光驱中，会自动运行出现以下画面







点击 [安装 DAO]
出现以下画面

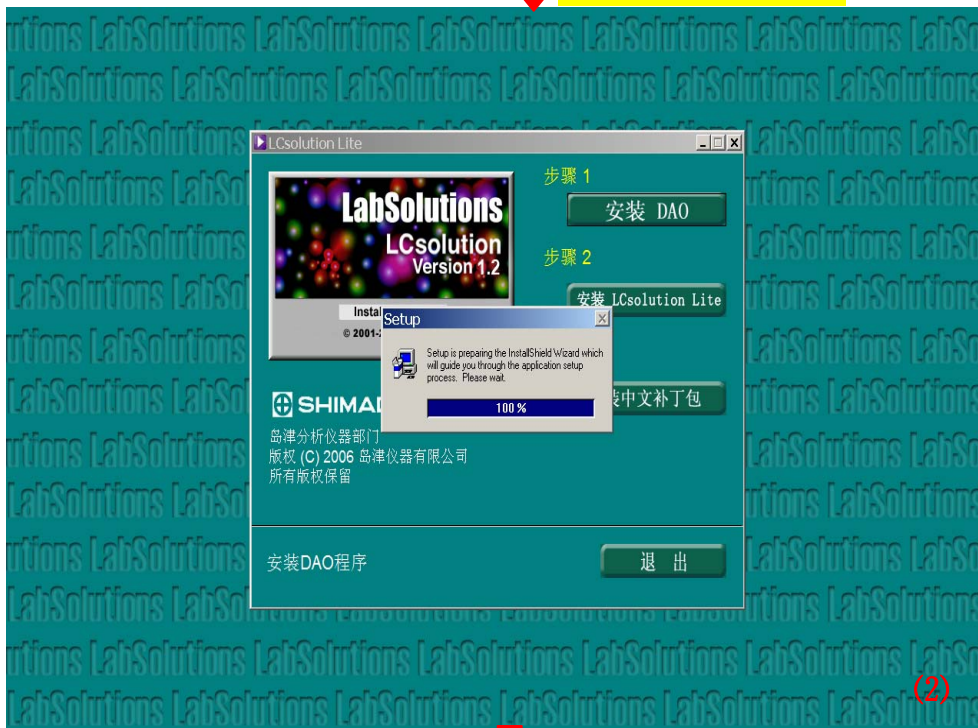



DAO 安装画面

(当出现 DAO 已使用不能安装的提示框时, 请在 Windows 的安全模式下安装)

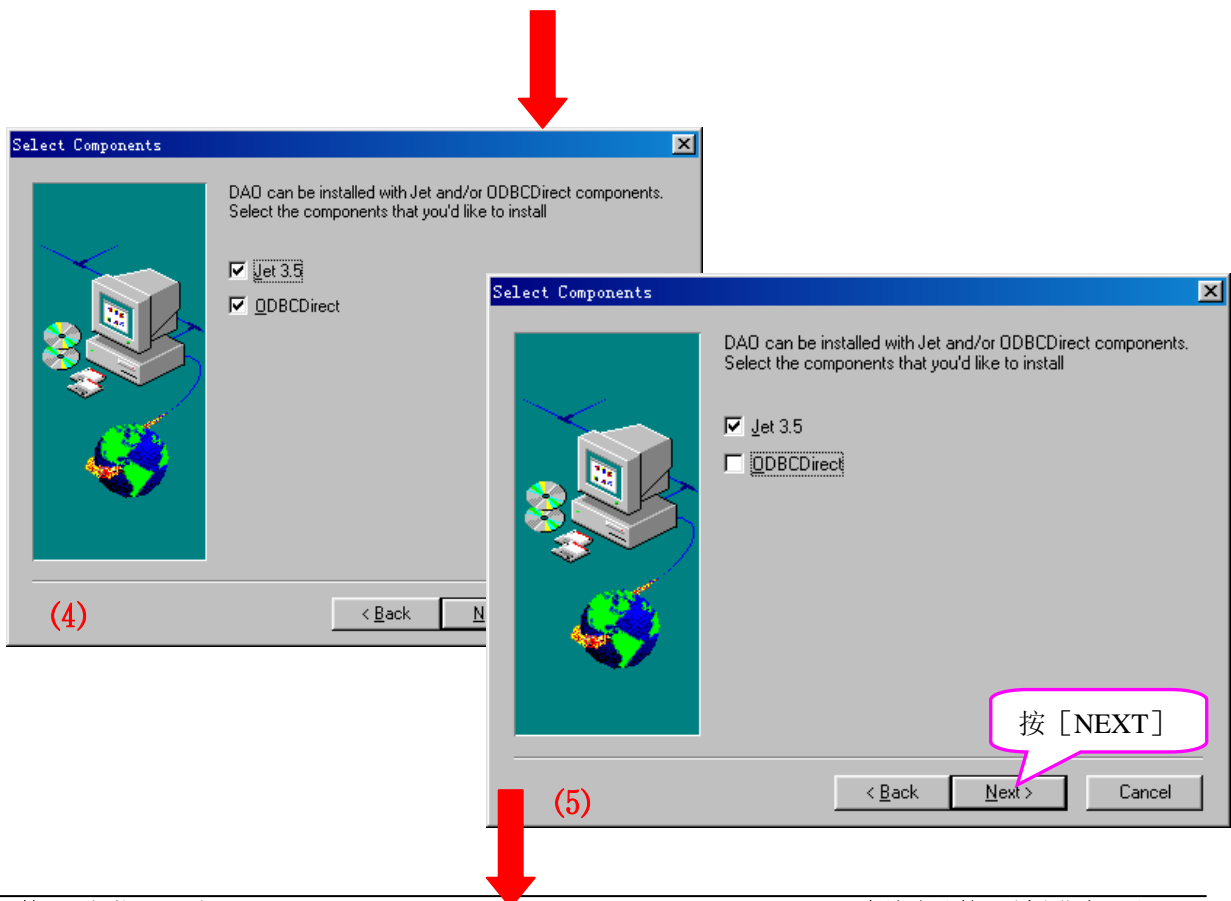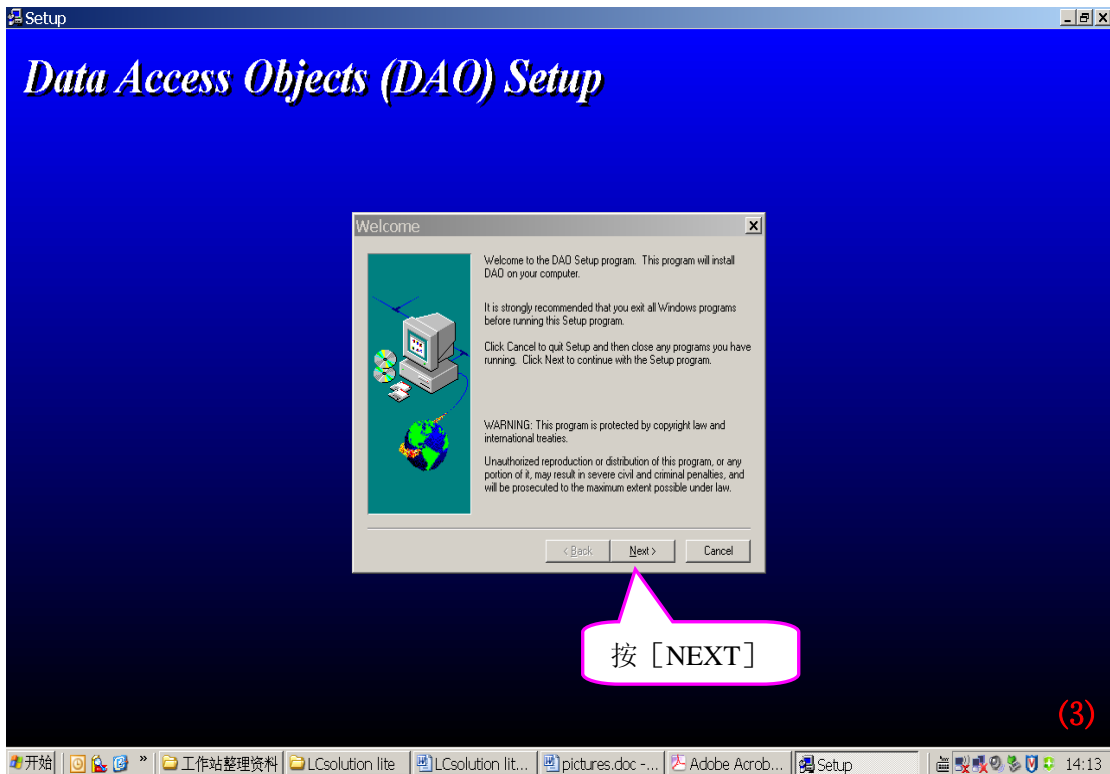


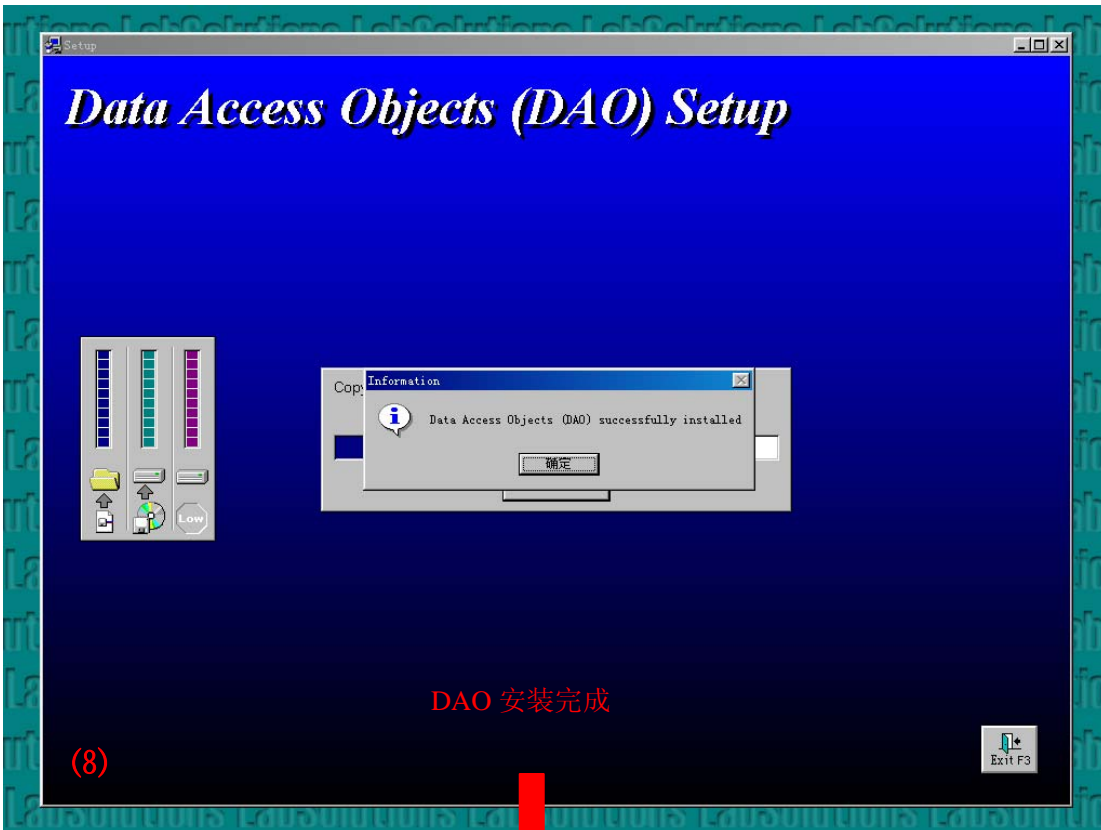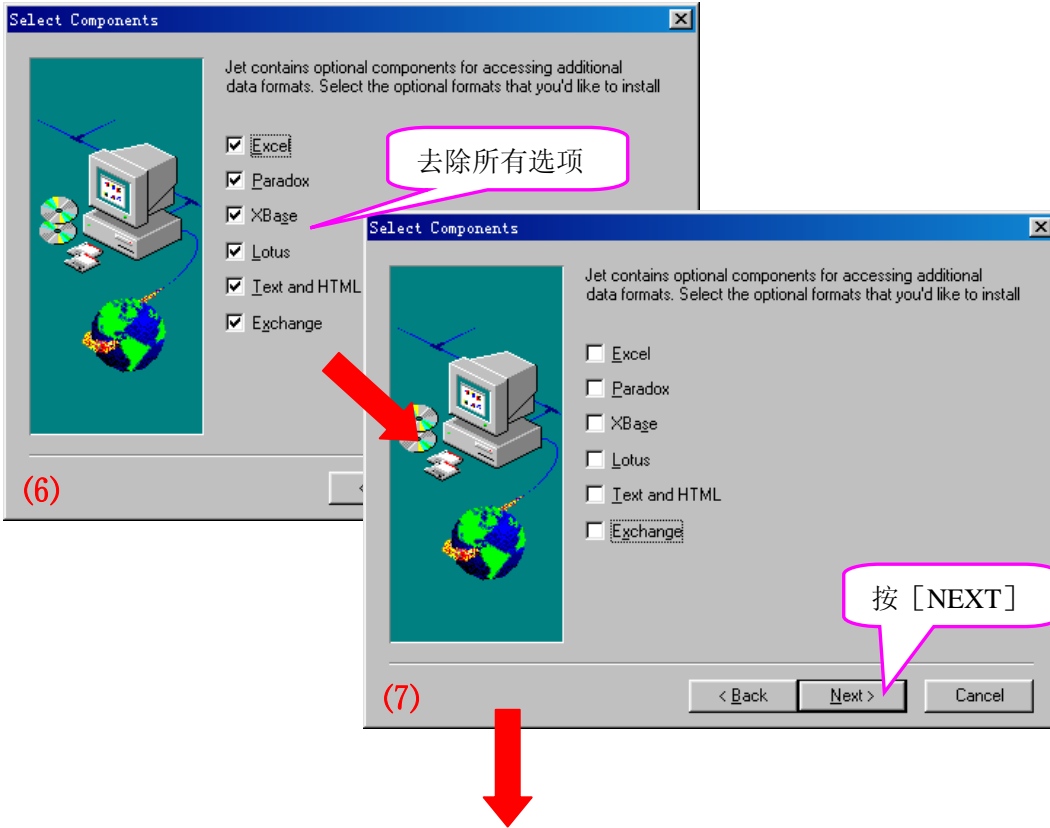

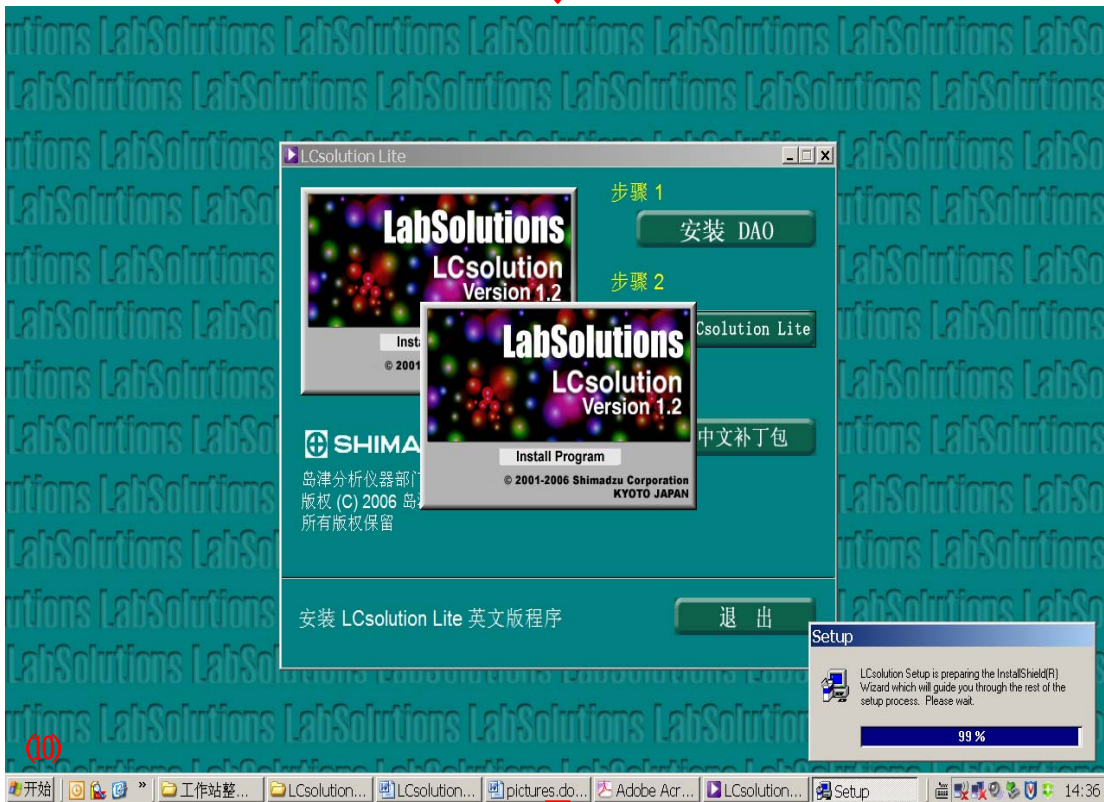


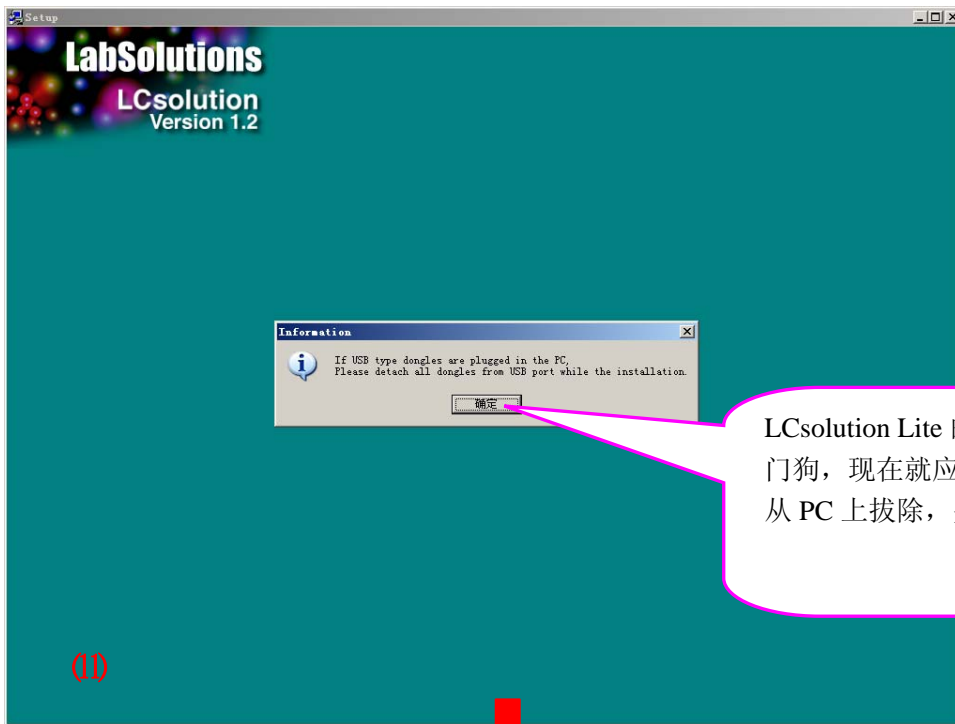




LCsolution Lite 的 License Key 是 USB 看门狗，现在就应遵照提示将 USB 看门狗从 PC 上拔除，并按 [确定]

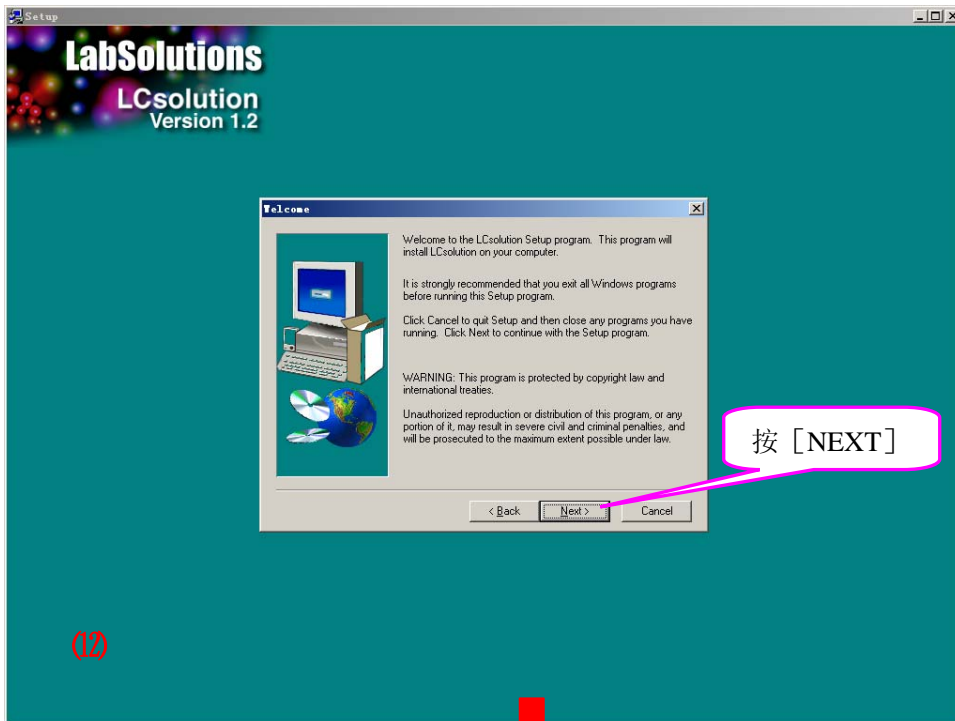




按 [NEXT]



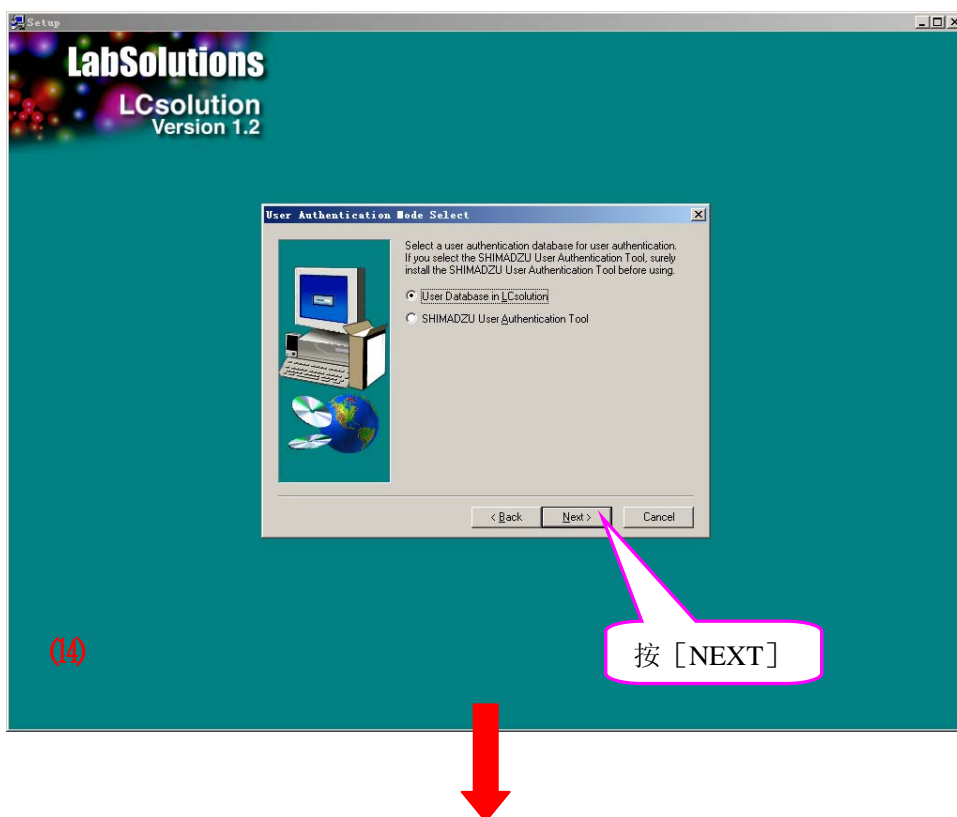
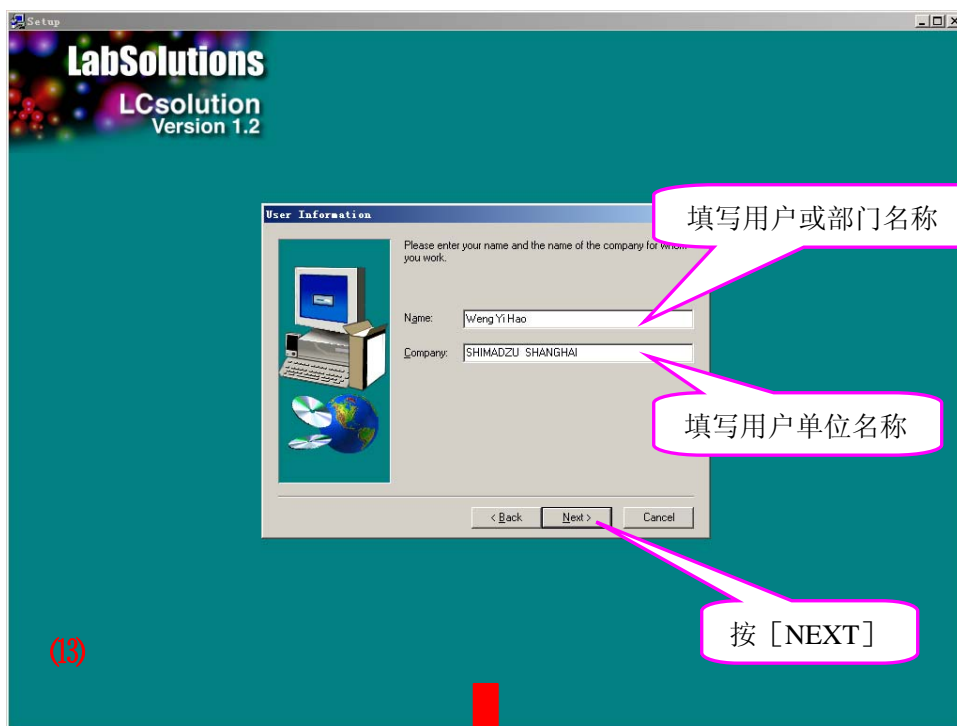


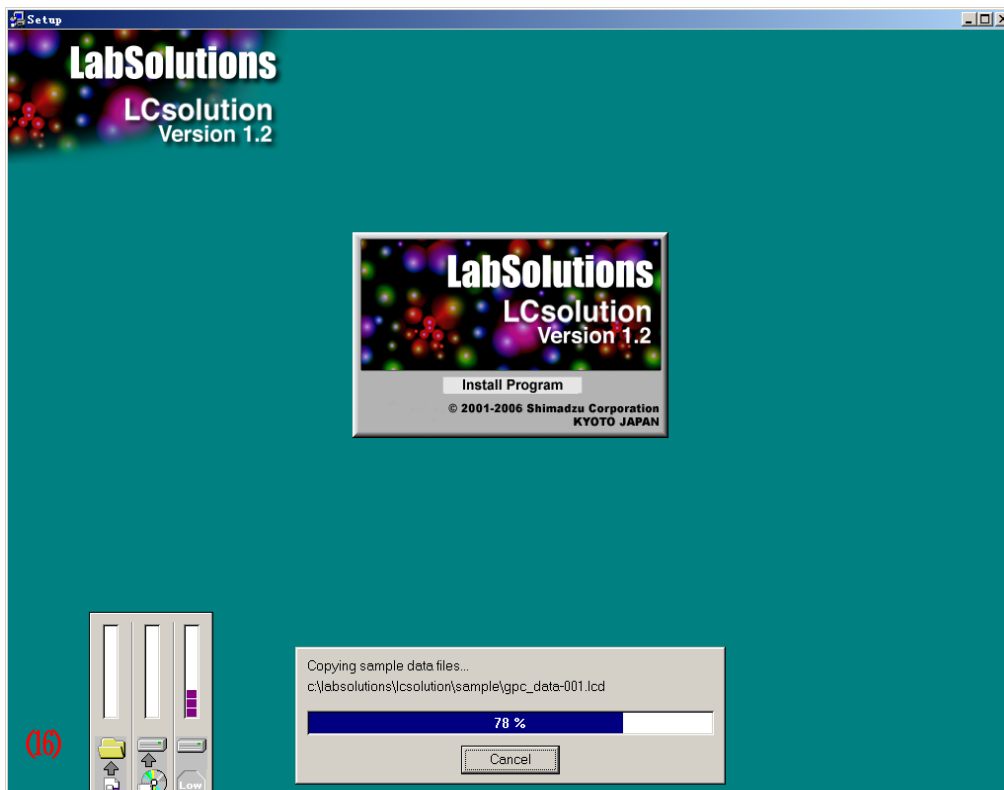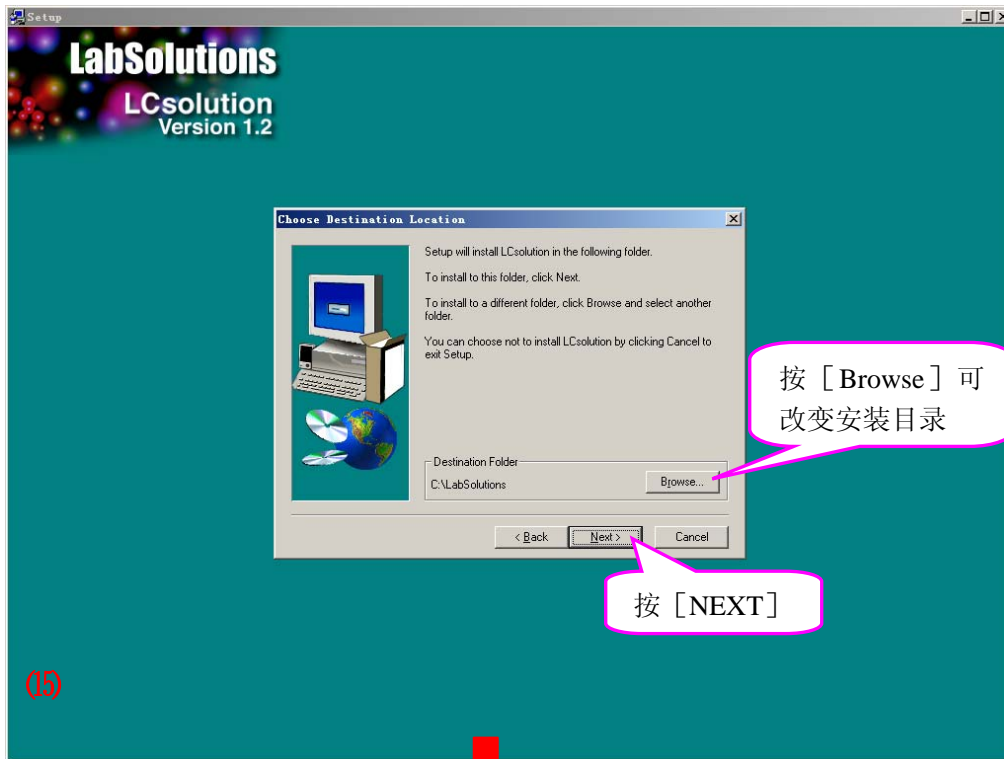

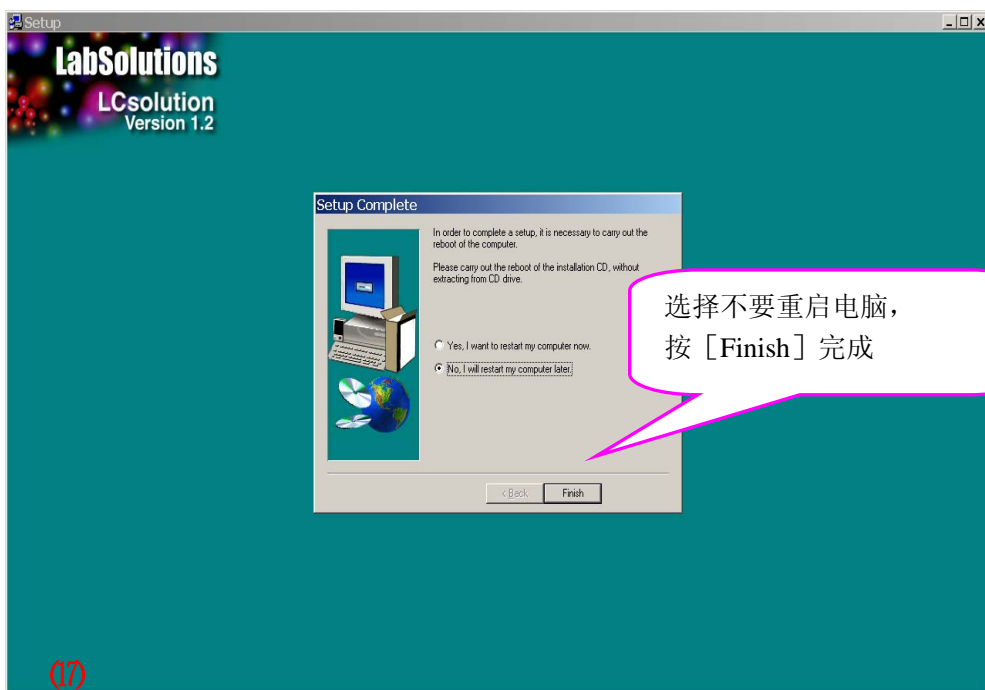


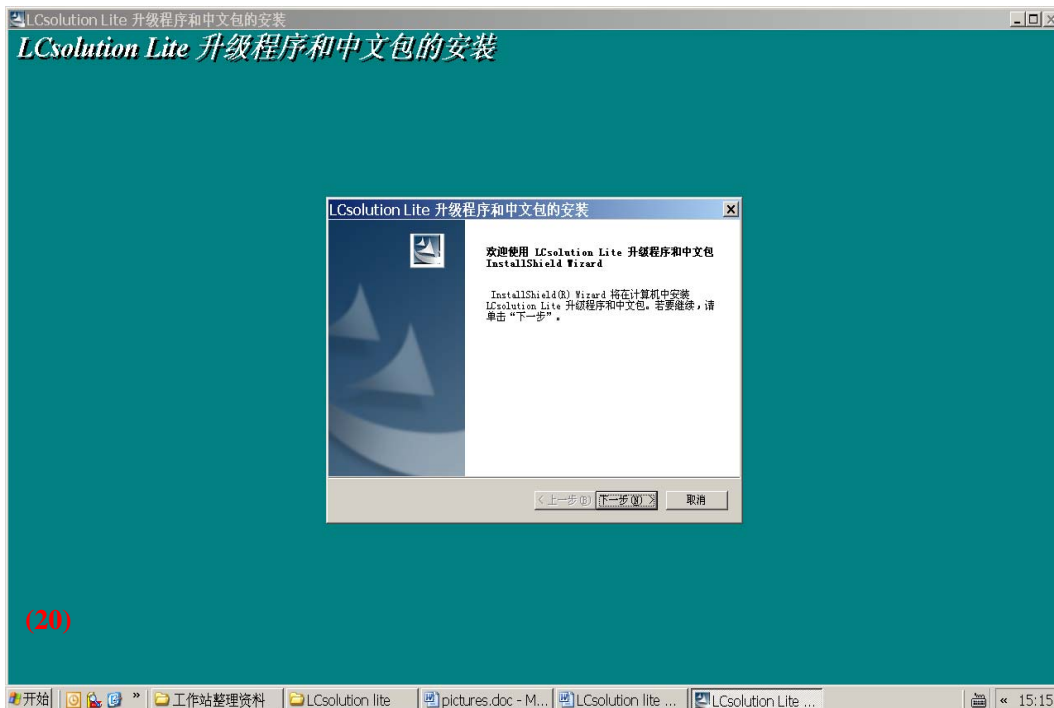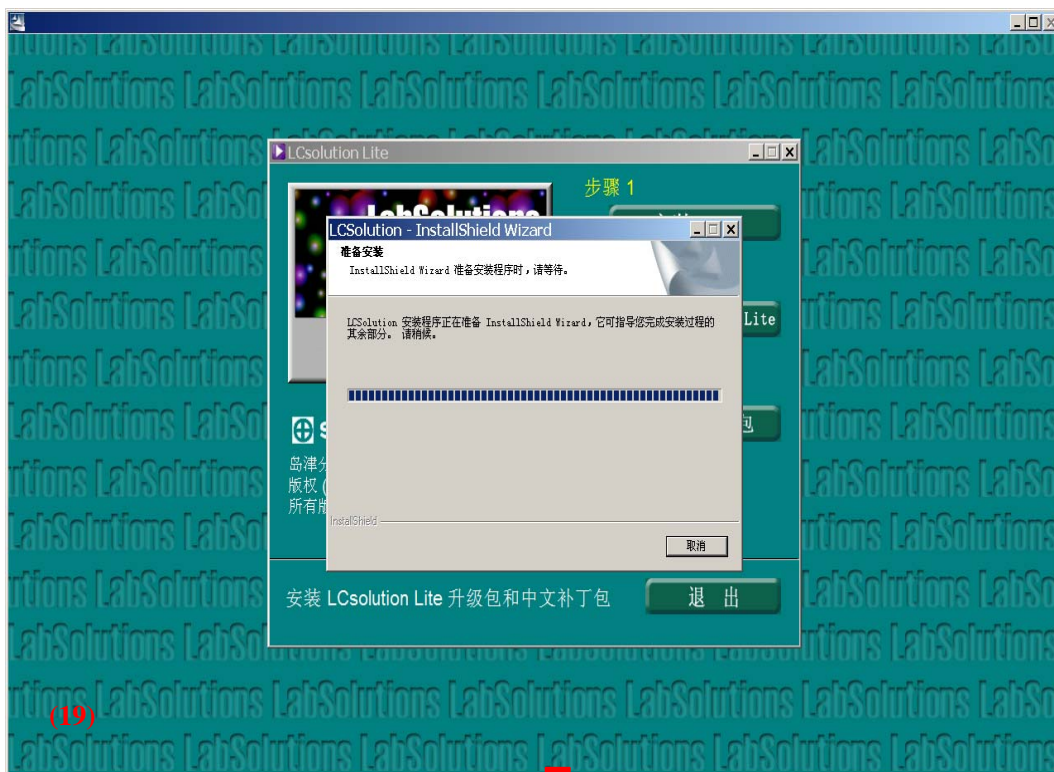

LCsolution Lite 软件安装

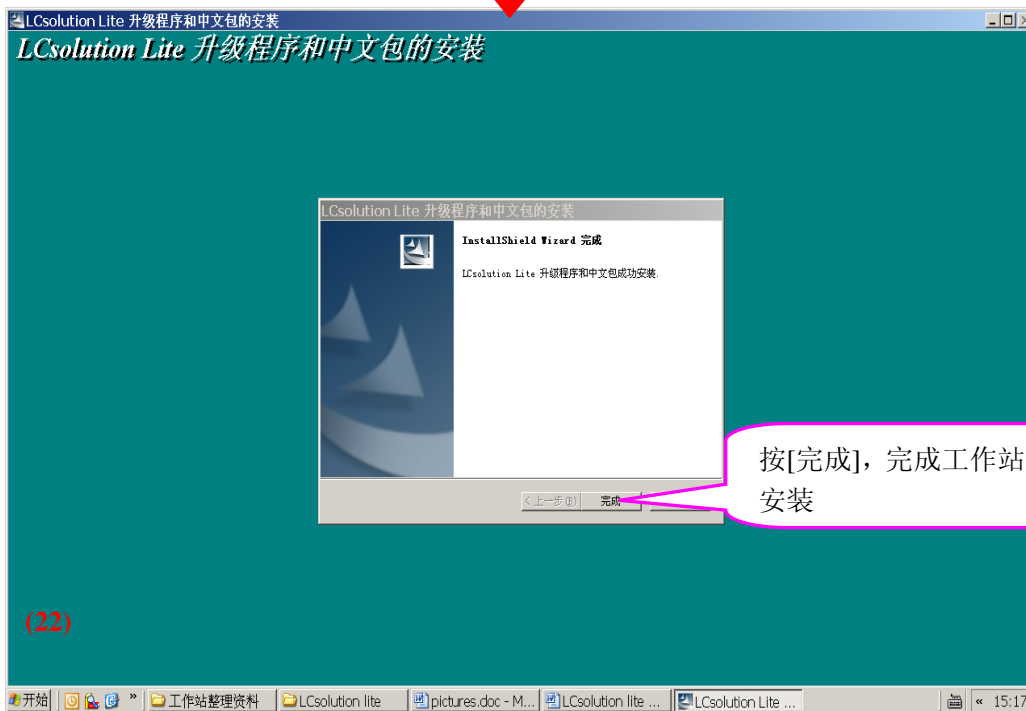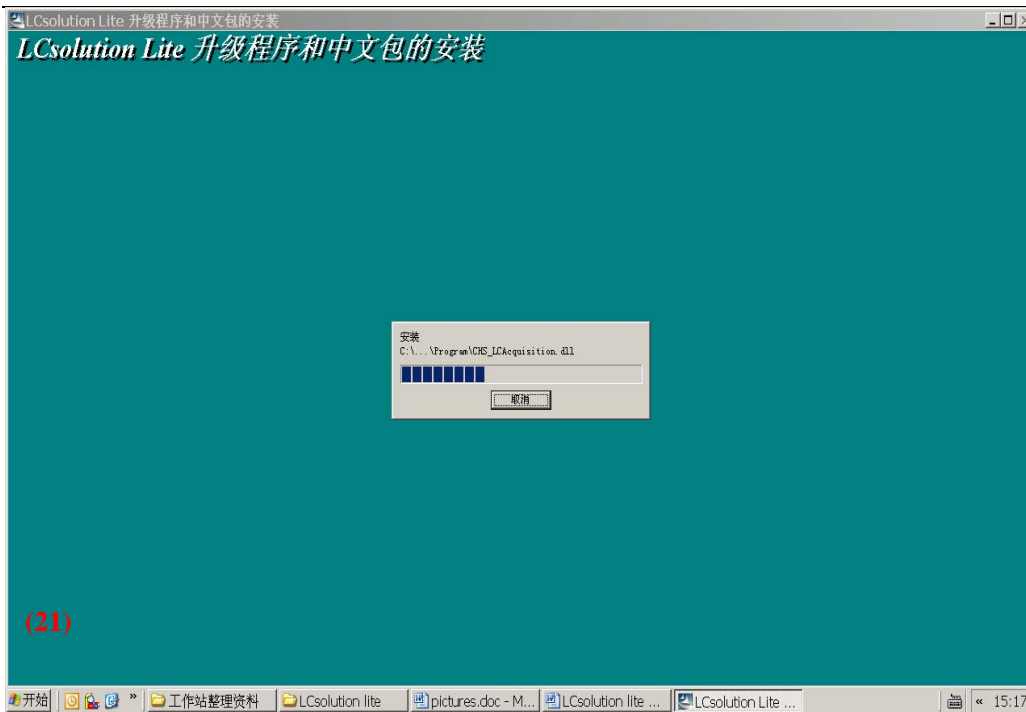


最后把 USB 加密狗插上，重启电脑即可运行软件。

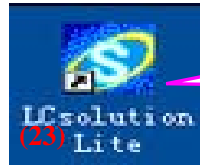


用鼠标左键双击桌面上的 LCsolution Lite 图标, 运行 LCsolution Lite 程序



再点击一下此处

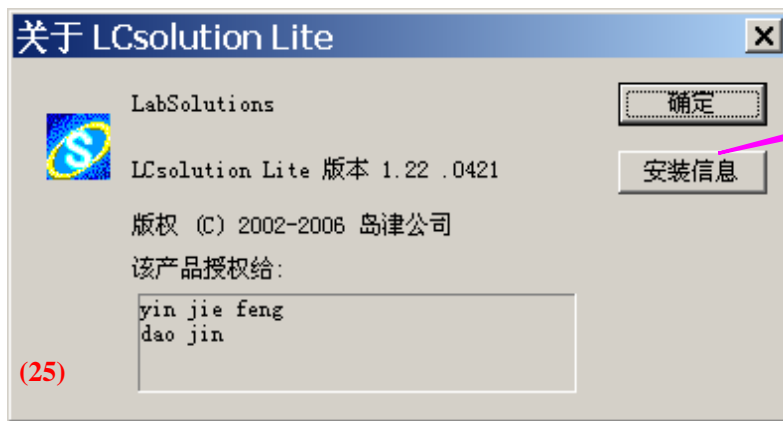

然后点击此处

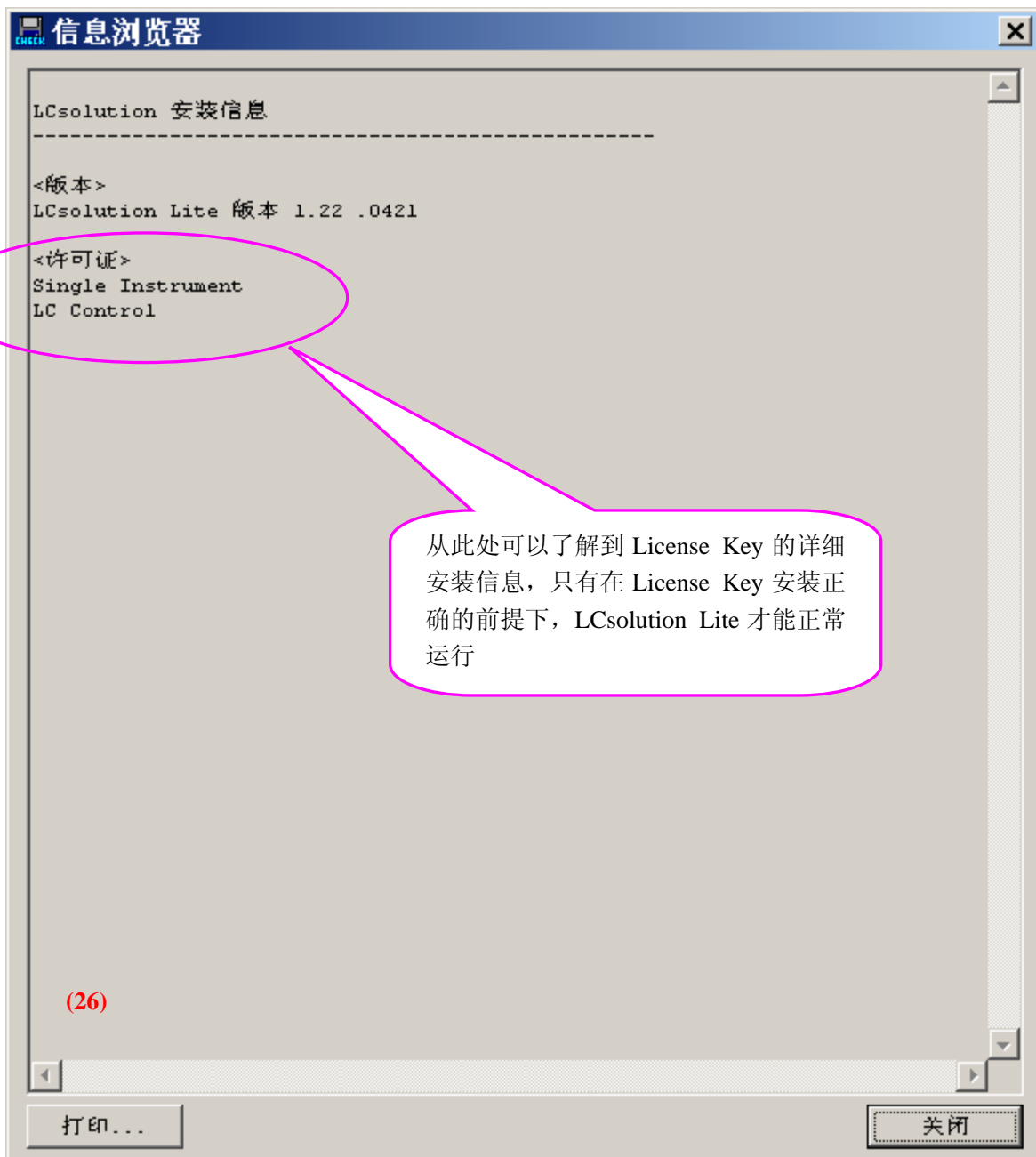



ISO 9001:2008 U006611Q0476R1M
分析仪器的售后技术服务管理体系
通过了ISO9001:2008标准认证

岛津企业管理(中国)有限公司

<http://www.shimadzu.com.cn>

北京分公司

北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦14F
电话: (010)8525-2324/2373/2374

上海分公司

上海市淮海西路570号红坊E楼
电话: (021)2201-3601/3602/3603

沈阳分公司

沈阳市和平区南京北街161号嘉润·东方香榭里大厦C座14层
电话: (024)2383-2209

四川分公司

成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞·创意成都写字楼B座12层
电话: (028)8619-8421/8422/8423

武汉分公司

武汉市汉口建设大道568号新世界国贸大厦I座41层4116室
电话: (027)8555-7910

重庆分公司

重庆市渝中区青年路38号重庆国贸中心1702室
电话: (023)6380-6057

深圳分公司

深圳市福田区福华一路98号卓越大厦15楼1号
电话: (0755)8330-5967

用户服务热线电话: 800-810-0439

广州分公司

广州市流花路109号之9达宝广场703-706室
电话: (020)8710-8631

西安分公司

西安市南二环西段88号老三届世纪星大厦24层G座
电话: (029)8838-6127

乌鲁木齐分公司

乌鲁木齐市中山路339号中泉广场14层H座
电话: (0991)230-6272

昆明分公司

昆明市青年路432号天恒大酒店908室
电话: (0871)315-2987

南京分公司

南京市中山南路49号商茂世纪广场23层A1座
电话: (025)8689-2490

河南分公司

郑州市中原路220号裕达国际贸易中心A座20层2011室
电话: (0371)8663-2981/2983

400-650-0439 (手机用户)