



报告中显示UV或PDA积分峰的质谱图操作步骤

1. 报告模板编辑窗口，选择“MS 质谱图”模块，在空白处建立 MS 质谱图模板

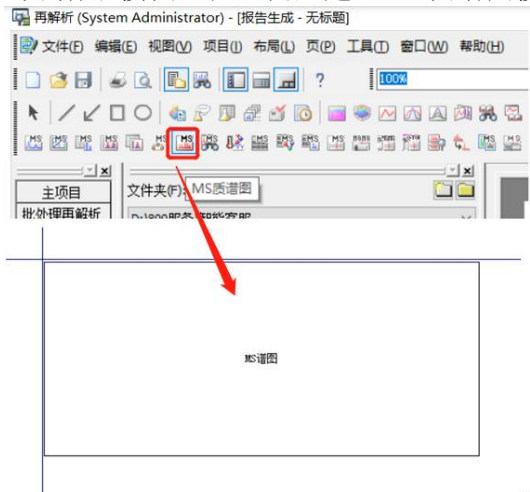


2. 在“MS 质谱图”属性窗口下选择“谱图”，然后选择“质谱处理表”，如下图：

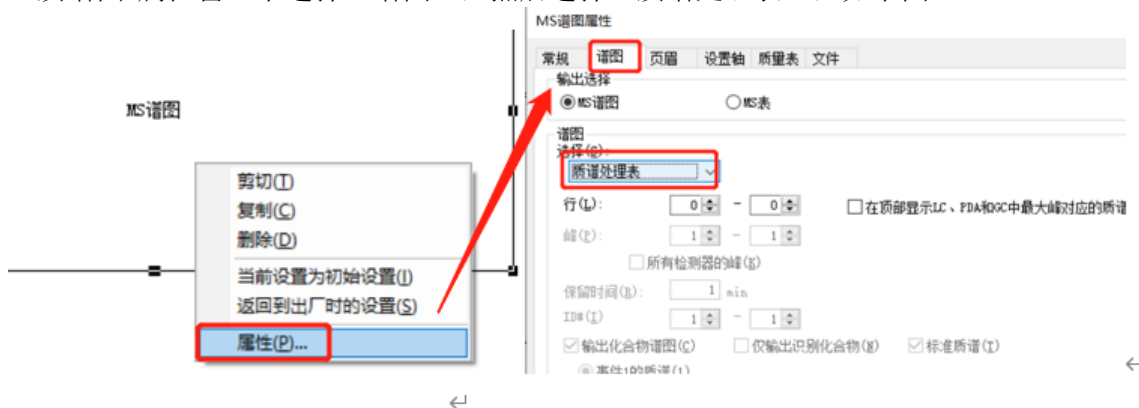

3. 批处理再解析-导入数据-分析类型-创建 MS 质谱处理表前打勾-选择 LC/PDA (STL) (P)-右侧下拉菜单：是 UV 检测器的选择 LC，PDA 检测器的选择 PDA

再解析	样品名	样品ID	样品类型	分析类型	方法文件	数据文件
1	oligoA-1		0:未知	STL2	oligo-3.1cm	oligoA-1_0
2	oligoB-1		0:未知	STL2	oligo-3.1cm	oligoB-1_0

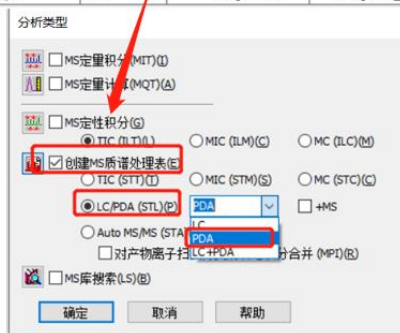


岛津应用云



4. “输出报告”中打钩，并导入事先保存好的报告格式文件。

再解析	样品名	样品ID	样品类型	分析类型	方法文件	数据文件	输出报告	报告格式文件
1	oligoA-1		0:未知	STL2	oligo-3.lcm	oligoA-1_001.lcd	<input checked="" type="checkbox"/>	UV积分峰.lsr
2	oligoB-1		0:未知	STL2	oligo-3.lcm	oligoB-1_002.lcd	<input checked="" type="checkbox"/>	UV积分峰.lsr

5. 左上角选择“文件”，“打印设置”，选择打印机名称，工作站提供虚拟打印机 SkyPDF 制作 PDF 格式报告；点击“属性”，右下角点击“Browse”可选择 PDF 报告的存储位置；点击“确定”；选中样品，点击“开始批处理”即可。待批处理再解析完成后，会在相应存储位置生成 PDF 报告。

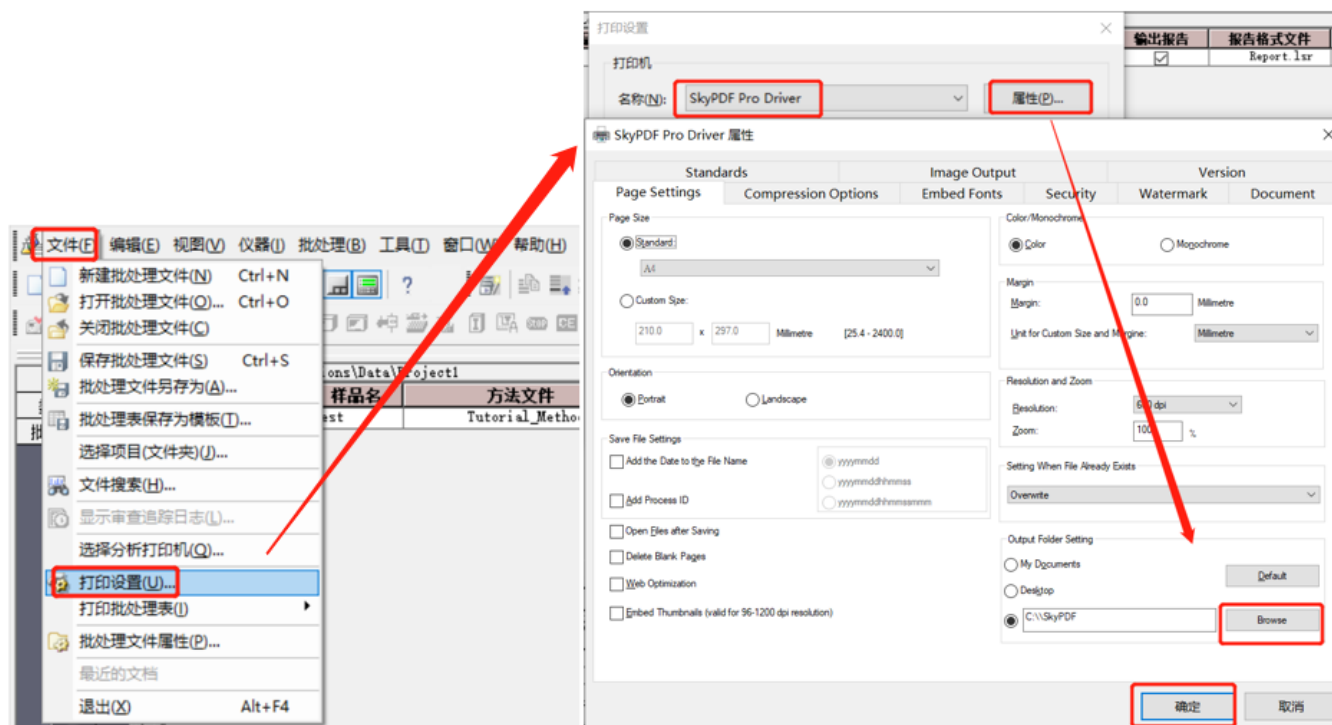

岛津应用云

