


## 设置积分参数

点击方法视图中“编辑”，对积分参数进行修改，如最大峰个数、平滑次数、噪声范围等参数。

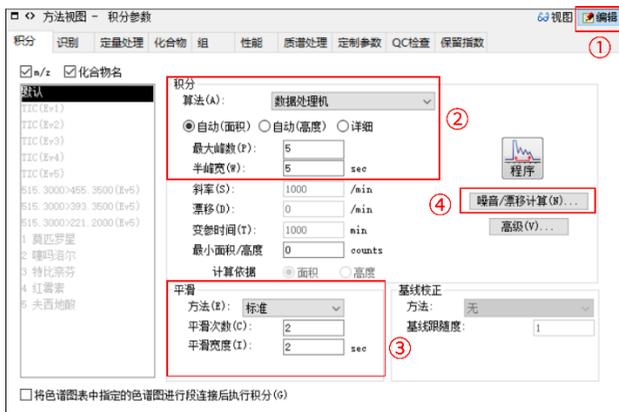

“积分”参数设置如下表所示：

参数	推荐设置
算法	一般选择数据处理机
自动（面积）/自动（高度）/详细	一般选择自动（面积）
最大峰数	当积分方式选择自动（面积）/（高度）时，根据设定的峰数，按照峰面积/高度从大到小积分
斜率	当积分方式选择详细时，根据斜率确定积分起点和终点
平滑	用于优化色谱峰峰形
噪声/漂移计算	用于计算信噪比
其他参数	默认

岛津应用云

