



外标法校正曲线法定量操作步骤


1. 在 Labsolutions 工作站仪器工具中，双击打开对应的仪器联机

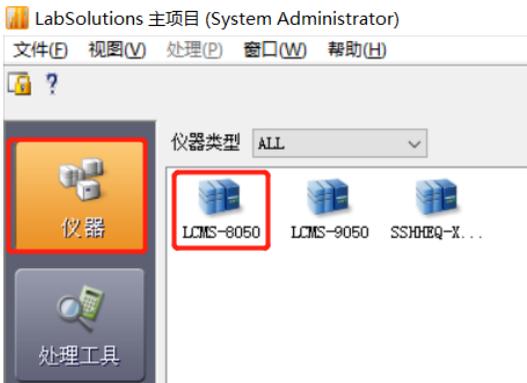

2. 选择助手栏中主项目下【批处理分析开始】，进入如下窗口：

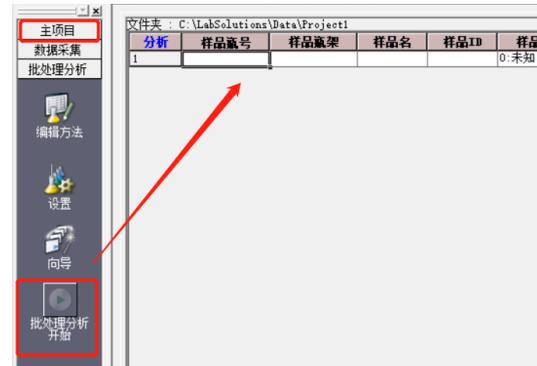

3. 在表格任意地方鼠标右键单击，选择“表样式”，在弹出的对话框中“隐藏项目”下选中“输出报告”和“报告格式文件”，点击“添加”，再点击“确定”。

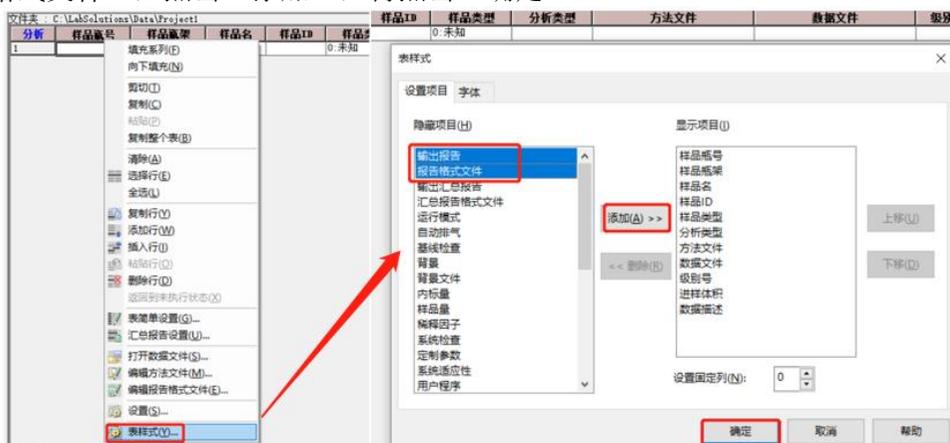


4. “输出报告”中打钩，并导入事先保存好的报告格式文件。

文件夹 : C:\LabSolutions\Data\Project1

分析	样品编号	样品名	方法文件	数据文件	级别号	进样体积	输出报告	报告格式文件
1	1	test	Tutorial_Method.lcm	test	0	10	<input checked="" type="checkbox"/>	Report.lsr

5. 左上角选择“文件”，“打印设置”，选择打印机名称，工作站提供虚拟打印机 SkyPDF 制作 PDF 格式报告；点击“属性”，右下角点击“Browse”可选择 PDF 报告的存储位置；点击“确定”；选中样品，点击“开始批处理”即可。待数据采集完后，会在相应存储位置生成 PDF 报告。

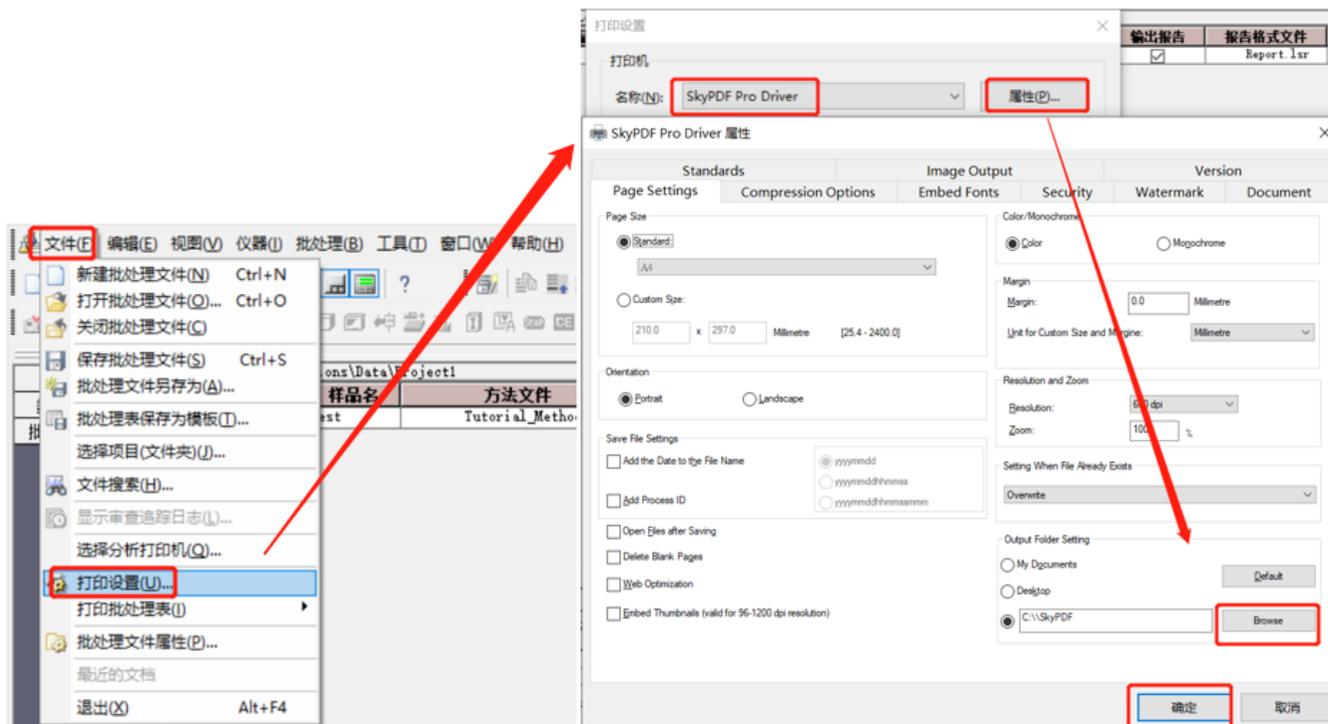

岛津应用云

