


## 使馏分在指定时间范围内按峰高收集的处理方式

1) 仪器参数视图→“馏分收集器”模块→“检测器”窗口启用级别，输入开始馏分收集的级别；

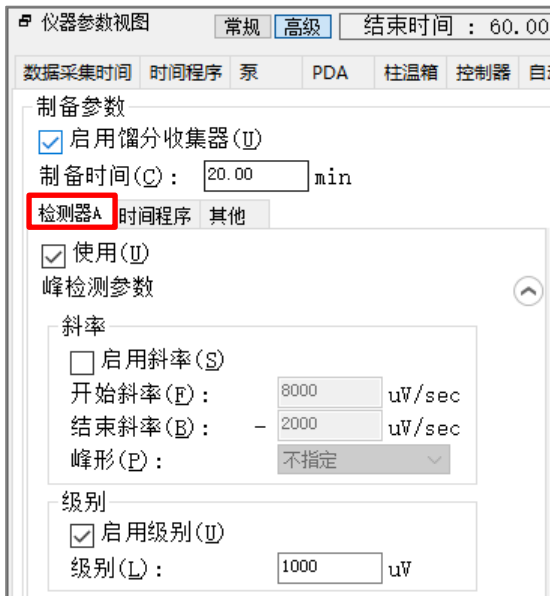

2) “时间程序”窗口选择Lock和Unlock命令，同时勾选“锁定区间进行积分馏分”，在设置Lock的区间内将执行基于级别判断的积分馏分。

■ 在锁定区间进行积分馏分

在设置“Lock”的区间执行基于级别判断、斜率判断的积分馏分，未设置“Lock”的区间则不执行积分馏分。



时间	处理命令	参数
1		
2		
3		




岛津应用云

