
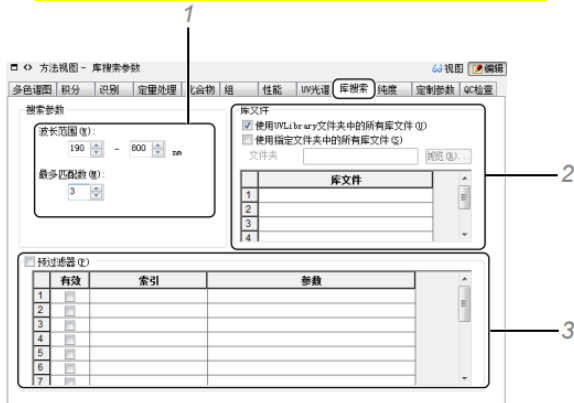


## 使用UV光谱库进行库搜索

### 1) 设置库搜索条件

在[再解析]程序的[方法视图]中单击  编辑 图标，单击[库搜索]标签，然后输入搜索条件：包括


1. 设置“波长范围”和“最多匹配数”；
2. 选择“使用UPLibrary文件夹中的所有库文件”或者“使用指定文件夹中的所有库文件”或者在“库文件”列表中选择指定的某1个或某几个光谱库；
3. 选择是否勾选“预过滤器”和“有效”，单击“索引”单元格，通过关键词来过滤搜索结果。



然后，在[方法视图]中单击  视图 图标

### 2) 执行库搜索


在[光谱视图]中单击鼠标右键，然后选择[库搜索]

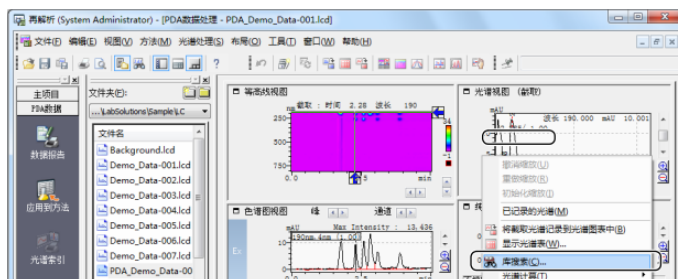

搜索结果显示如下

岛津应用云



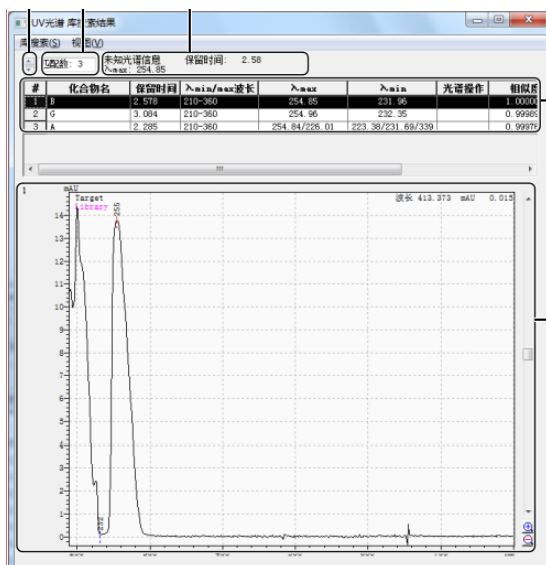

批注 [强李1]: 图处理

岛津应用云

